## Installer Image Focus en réseau

Tutoriel à destination des PRI

- Récupérer la dernière version du logiciel à cette adresse: <u>http://www.euromex.com/asp/brochure\_specs.asp?prodspecID=499&prodID=124</u>
- 2. Décompresser le dossier, copier le contenu du sous dossier Program Files \ImageFocus 3.0 \ s'y trouvant
- 3. Coller le contenu de ce dossier dans un répertoire réseau de votre choix (ou sur l'image d'un poste à cloner...)



4. Effectuer les paramétrages de sécurité qui suivent pour le répertoire Calibrations

Propriétés de Calibrations		? 🔀			
Général Sécurité Personnaliser					
Noms d'utilisateur ou de groupe :					
😰 admin (admin@0681761V.AC-STRASBOURG.FR)					
Administrateurs (0681761V\Administrateurs)					
Groupe_ELEVES (0681761V\G	Groupe_ELEVES (0681761V\Groupe_ELEVES)				
Groupe_PROFESSEURS (0681761V\Groupe_PROFESSE					
🕵 groupe2_professeur (0681761V\groupe2_professeur)					
🔮 notabene (notabene@0681761V.AC-STRASBOURG.FR)					
[	Ajouter	Supprimer			
Autorisations pour Groupe_ELEVES	Autoriser	Refuser			
Contrôle total					
Modification					
Lecture et exécution	1				
Affichage du contenu du dossier	4				
Lecture	~				
Écriture	<b>~</b>				
Autorisations spéciales					
Pour définir des autorisations spécial ou des paramètres avancés, cliquez sur Paramètres avancés.	es Paramèt	tres avancés			
ОК	Annuler	Appliquer			

## Faites de même pour le groupe professeurs.

Cela permettra aux enseignants de rajouter leurs propres fichiers de calibration et aux élèves de les utiliser

5. Faire les mêmes réglages pour le fichier image focus.ini, cameras.ini, et counters.ini

opriétés de imagefocus		?	driver twain cmex 3200
Général Sécurité Résumé			
Noms d'utilisateur ou de groupe :			
💈 admin (admin@0681761V.AC-STRASBOURG	.FB)		CamApp3
🕵 Administrateurs (0681761V\Administrateurs)			
Groupe_ELEVES (0681761V\Groupe_ELEVE	S)		
1 Groupe_PROFESSEURS (0681761V\Groupe	_PROFESSEURS)		
🕵 groupe2_professeur (0681761V\groupe2_prof	fesseur)		DLCWB.dll
💈 🖸 notabene (notabene@0681761V.AC-STRASE	BOURG.FR)		
	Ajouter	Supprimer	
Autorisations pour Groupe_ELEVES	Autoriser	Refuser	imagefocus
Contrôle total			
Modification			<b>1</b>
Lecture et exécution	×		msvcr71d.dll
Lecture	×		
Écriture			
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		Free Control of Contro	(A)

6. Le contenu du fichier image focus.ini contient une instruction pour le répertoire de démarrage qui oblige à réaliser les mêmes réglages de sécurité sur le dossier <u>C:/temp</u> de chaque poste... Des tests sont en cours afin de changer ce répertoire de démarrage (qui est en fait un espace temporaire de stockage des images capturées) pour éviter de passer de poste à poste.(cela dit, voire l'étape suivante...)



- 7. Ensuite, il est **indispensable d'installer en administrateur, poste à poste, les drivers** des caméras numériques, pour ce faire, il suffit de les brancher sur tous les ports USB. Si elles ne sont pas reconnus, les drivers sont disponibles dans le répertoire réseau d'image focus.
- 8. Un petit raccourci réseau et l'installation est terminée.

NB: de nombreux dossiers sont inutiles dans le répertoire d'Image Focus réseau. Vous pouvez les mettre de côté, un répertoire épuré est en cours de préparation