

Réglages préalables d'ImageFocus 3.0

A la première ouverture du logiciel : choisir **la langue** et **l'unité de mesure** (μm)

AVANT DE TRAVAILLER IL FAUT VERIFIER :


1- que toutes les barres d'outils nécessaires au travail soient affichées :

Standard / Outils / Barre d'état / Navigateur



2- que la bonne caméra soit sélectionnée :

- menu OUTILS / Options / Caméra
- sélectionner la caméra **1300x** ou **1300** selon le cas

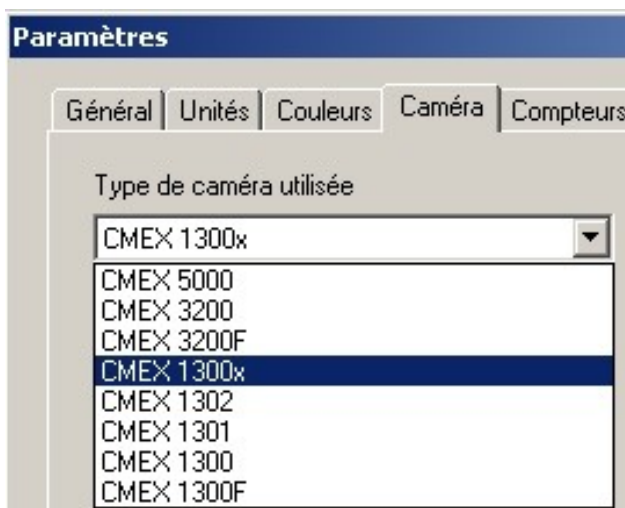

3- que le bon fichier de calibration soit sélectionné:

- cliquer sur 
- choisir le fichier de calibration correspondant à la bonne caméra (1300 ou 1300 et au bon outil (loupe ou microscope)

